

CL 系列便携秤
-使用手册-

1. 简介

本手册提供 CL 系列便携秤的安装与操作说明。使用前请先仔细阅读本手册。

1.1 安全须知

请遵守以下安全须知：

- 确认电源适配器的输入电压符合所在地的AC电源。
- 限在干燥场所使用CL系列便携秤。
- 为达到最佳的使用结果，请在规定的操作温度下使用。
- 不要在恶劣或不稳定的环境下操作便携秤。
- 请小心使用，轻轻的放置物品并尽可能的放在秤盘的中央。小心使用有助于增加手掌秤的寿命。

1.2. 产品功能

- 上电检测：开机后所有段码会显示三秒钟左右，然后重新归零。一旦显示“0”，即可开始称重。
- 稳定标记：当读数稳定时，LCD左下方会出现星形指示标记。
- 超载：若称重物体的重量超过了秤的承载量，LCD上会显示[E]，此时应立即将物体移开。秤会回复到正常状态。
- 清零功能：当称重物体的重量逐渐增加，可以通过按[On/Off Zero]键使显示归零。继续增加重量，再按[On/Off Zero]键可以再次清零。可以持续增加重量直至满称量为止。
- 负值：若从秤盘挪开物体时归零的数值为负值，可通过按[On/Off Zero]键恢复到零点。
- 低电量显示：当电池电量不足需要更换时LCD会显示Lo。
- 自动关机：若在四分钟内未按下任何按键或未称重，秤将自动关闭以延长电池寿命。此功能只在使用电池时才有效。

2. 安装

2.1 电源

使用电源适配器或三节 AA 电池提供手掌秤的电源

安装电池

拆下秤底部的电池盖，依指示安装三节碱性电池。请勿用力按压秤盘。将电池盖插回


连接电源适配器

将电源适配器(未含)连接到手掌秤后侧的电源插座。

将电源适配器插入妥善接地的电源插座。


2.2 负载锁

使用时把负载锁推到解除锁定位置 。存储、堆放或搬运时将其锁住。

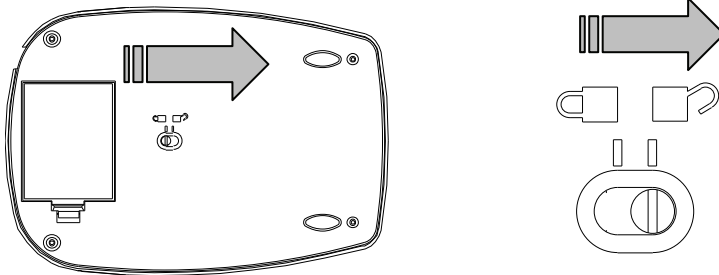

便携秤的底部结构便于秤的堆叠。

注：不得同时堆叠超过四个以上的便携秤。

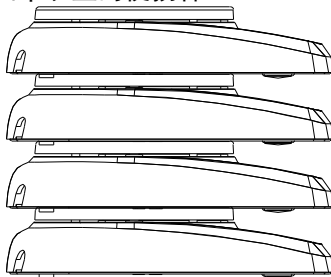

3. 操作

3.1 按键


- **[On/Off Zero]**: 按此键可以开启电源。开机后短按此键为清零操作。长按此键三秒可以关机。
- **[Unit/Cal]**: 按此键可以切换称重单位。长按此键可以开启标定功能。

3.2 标定

定期对秤进行标定, 以达到最佳的使用效果. 长期使用秤时定期标定尤为重要。

标定用砝码未随秤附赠。


- 长按 **[Unit/Cal]** 键开启标定功能. LCD会显示CAL.

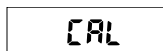


- 切断电源可以退出标定.

- 短按 **[On/Off Zero]** 键使秤归零. 当秤储存零位信息


时,LCD会显示[-C-].

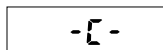

- 此时LCD会显示[C xxx],其中xxx表示标定的重量(单位是克).

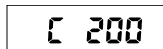


- 将相应的砝码放到秤盘上后, 按压**[On/Off Zero]**键.

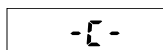


- 当秤储存校准点标定信息时, LCD显示[-C-].

- 标定完成后, LCD将恢复显示称重值.



- 若标定步骤出错, 或使用的砝码不当, LCD将显示[CAL E]

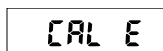

4. 技术资料

4.1 规格

表 4-1. 规格

型号	CL 201T	CL 501T	CL 2000T	CL 5000T
容量 (g)	200	500	2000	5000
读数 (g)	0.1	0.1	1	1
重复性 (g)	0.1	0.1	1	1
线性 (g) (+/-)	0.1	0.1	1	1
称量单位	g, thk, tsg, ttc			
皮重范围	全量程			
稳定时间	≤ 3 秒			
电源	电源适配器 (未含) 或三节AA碱性电池			
标定	外部标定			
最佳工作温度	18 ~ 25°C			
电池寿命	300 小时			
整秤尺寸 长x宽x高 (mm)	205 x 145 x 45			
秤盘尺寸 (mm)	120 dia			
净重 (kg)	0.4			
毛重 (kg)	0.6			